

RQFlex® 20



TESTE RÁPIDO

DETECÇÃO QUANTITATIVA DE FORMALDEÍDO

Teste rápido para detecção de fraude por formaldeído em leite e soluções aquosas, através da reação de tiras reagente e um aparelho refletômetro.

Informações



Permite detectar presença de Formaldeído em leite, adicionado com intuito de adulteração do mesmo.



Tempo médio por análise de 4- 5 minutos.



Excelente compatibilidade com o método tradicional de análise.



Equipamento de fácil calibração e simples manipulação.



Equipamento compacto: Baixa manutenção.



Resultados expressos no Display em mg/L.



Resultados armazenados automaticamente.



Ampla validade.




Tecnologia da Alemanha.

Análises que podem ser realizadas no equipamento RQFlex® 20 para leite:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| • Teste de ferro | • Teste de Ácido Ascórbico |
| • Teste de Ácido Lático | • Teste de cálcio |
| • Peróxido | • Teste de glicose |
| • Ureia em Leite | |


Passo-a-passo:

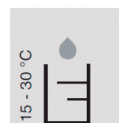


15 - 30 °C
5 ml
Coloque 5 ml de amostra entre 15-30°C no recipiente de análise.



10 x Fo-1
Coloque 10 gotas do reagente Fo-1 e agite.

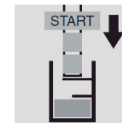

2 s
Pressione o botão do RQflex® plus 10, e ao mesmo tempo mergulhe a tira de teste da amostra de medição por 2 seg.

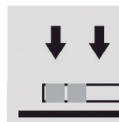

Cuidadosamente retire o excesso de líquido através da borda longa da tira com auxílio de uma toalha de papel absorvente.



Aproximadamente 10 segundos antes do final do tempo de reação (120 segundos), insira a tira no equipamento com a parte das esponjas voltadas para o visor.



Após o final do tempo de reação, realize a leitura de resultado no visor em mg / l.

Cap-Lab
Tecnologia e Inovação para Laboratórios

25
Cap-Lab